

<p>MUNICIPIO DE LA CUMBRE</p>  <p><b>E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA</b> La Cumbre - Valle <i>Al Servicio de Todos</i></p> <p>VALLE DEL CAUCA</p>	<p><b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y REACTIVOS</b></p>	Código: <b>800-24</b>
		Actualización: Julio de 2021
		TRD: 70-44.18
		Página 1 de 5

**MANEJO Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS  
BIOLOGICAS Y REACTIVOS**



**STEFANY VARON ISANOA**  
**GERENTE**  
**2020-2023**

<p>MUNICIPIO DE LA CUMBRE</p>  <p>E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA La Cumbre - Valle <i>Al Servicio de Todos</i></p> <p>VALLE DEL CAUCA</p>	<p><b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y REACTIVOS</b></p>	Código: <b>800-24</b>
		Actualización: Julio de 2021
		TRD: 70-44.18
		Página 2 de 5

## Contenido

1. OBJETIVO:.....	3
2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN: .....	3
3. PROCEDIMIENTO: .....	3
4. DESPERFECTOS TECNICOS EN LA NEVERA. ....	4
5. RESPONSABLE DE LOS PROCEDIMIENTOS. ....	4
6. CONTROL DE CAMBIOS.....	5

<p>MUNICIPIO DE LA CUMBRE</p>  <p>E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA La Cumbre - Valle <i>Al Servicio de Todos</i></p> <p>VALLE DEL CAUCA</p>	<p><b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y REACTIVOS</b></p>	Código: <b>800-24</b>
		Actualización: Julio de 2021
		TRD: 70-44.18
		Página 3 de 5

## 1. OBJETIVO:

Describir los pasos a seguir para el correcto manejo y mantenimiento de las neveras para conservación de muestras biológicas, con la finalidad de garantizar la cadena de frío y una buena calidad en la preservación de las muestras.

## 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Este procedimiento aplica para el Laboratorio de la E.S.E Hospital Santa Margarita donde se disponga de nevera para conservación de muestras y reactivos.

## 3. PROCEDIMIENTO:

Diariamente antes de iniciar actividades:

- Verifique que el equipo este correctamente conectado.
- Registre diariamente la temperatura y analice el comportamiento, para establecer posibles causas de anomalías en el manejo del equipo (daño del equipo, puerta mal cerrada, mantenimiento inadecuado, entre otros).
- Verifique el estado de congelación de las pilas, con el fin de garantizar la cadena de frío de las muestras.

Realice diariamente limpieza exterior de la nevera, con trapo húmedo  
Periódicamente:

- Realice mensualmente un lavado interior de la nevera, de la siguiente manera: Desconecte la nevera, luego de que se haya descongelado; límpiela con trapo húmedo y solución jabonosa (Lavalozza, jabón Ajax, o jabón líquido), luego retire con trapo húmedo y finalmente pase un trapo seco.
- Conecte nuevamente la nevera.

MUNICIPIO DE LA CUMBRE  E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA La Cumbre - Valle <i>Al Servicio de Todos</i> VALLE DEL CAUCA	<b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE  NEVERAS PARA  CONSERVACIÓN DE MUESTRAS  BIOLOGICAS Y REACTIVOS</b>	Código: <b>800-24</b>
		Actualización: Julio de 2021
		TRD: 70-44.18
		Página 4 de 5

- Bimensualmente se realiza revisión preventiva de la nevera de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
- Diligencie completamente el registro de mantenimiento de neveras. Derrame de muestras.
- Inmediatamente colóquese guantes si aún no los tiene.
- Aplique la solución anterior sobre el papel absorbente que cubre el derrame, déjelo durante 15 minutos.
- Recoja el material absorbente y descártelo en bolsa roja.

#### **4. DESPERFECTOS TECNICOS EN LA NEVERA.**

Cuando se tenga un desperfecto en la nevera, ya sea de tipo eléctrico o que afecte el normal funcionamiento de la misma, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Si es una situación transitoria (corte de energía) evite abrir la puerta de la nevera en lo posible, para poder conservar la temperatura interior estable.
- Si se trata de una situación de mayor gravedad (daño técnico), repórtelo a su jefe inmediato, y regístrelo en el Registro de mantenimiento de neveras.

#### **5. RESPONSABLE DE LOS PROCEDIMIENTOS.**

La responsabilidad del anterior procedimiento es del Bacteriólogo o la auxiliar de laboratorio clínico que inicia actividades a primera hora, pero igualmente es responsabilidad de todas las auxiliares que laboran en las tomas de muestras del Hospital Santa Margarita.

Cualquier situación diferente a las anteriormente descritas que afecten el normal manejo y mantenimiento de la nevera de conservación de muestras biológicas y reactivos, regístrela en el registro de mantenimiento de neveras y notifíquela oportunamente.

<p>MUNICIPIO DE LA CUMBRE</p>  <p>E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA La Cumbre - Valle <i>Al Servicio de Todos</i></p> <p>VALLE DEL CAUCA</p>	<p><b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y REACTIVOS</b></p>	Código: <b>800-24</b>
		Actualización: Julio de 2021
		TRD: 70-44.18
		Página 5 de 5

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

CUADRO CONTROL DE APROBACIONES			
ELABORÓ:		REVISÓ:	APROBÓ:
Juan José Polo Bacteriólogo		Stefany Varón Isanoa	Comité seguridad del paciente
CUADRO CONTROL DE CAMBIOS			
REVISIÓN	FECHA	QUIEN SOLICITA EL CAMBIO	ESPECIFICAR EL CAMBIO
1	01 julio de 2021	Jacqueline Hurtado Ortiz	Creación
		Cargo: Líder Calidad	